

PH kalibrační a testovací sada

Obsah balení:

12 ks pytlíčků s práškem*:

3 x pH 4.0

6 x pH 7.0

3 x pH 10.01

každý pytlíček je na 100 ml roztoku

Přesnost: +/- 0.02 při 25 °C

Složení:

pH 4.0: Hydrogenftalát draselný (červená barva)

pH 7.0: Hydrogenfosforečnan sodný, fosforečnan draselný (žluté barvivo)

pH 10.01: Uhličitan sodný a hydrogenuhličitan sodný (modré barvivo)

Postup k přípravě

1. Vyjměte pytlíčky z lahvičky.
2. Použijte jeden pytlíček práškem s požadovaným pH.
3. Naplňte lahvičku po hrdlo 100 ml destilované vody. Množství nemusí být přesné.
4. Vysypte pytlíček do vody.
5. Zavřete uzávěr a důkladně obsah lahvičky protřepte.
6. Roztok lze použít následující 2-4 týdny.